

2024年1月

PXB マウス[®]からのヒトアルブミン測定用サンプル採取方法・送付先**【ご用意頂くもの】**

- ・アルブミン測定用マイクロチューブ

メーカー：イナオプティカ

商品名：丸底マイクロチューブ

商品 No. : RC-0150

容量：1.5mL

【プロトコール】

- 1) マイクロチューブに生理食塩液を 200 uL ずつ分注する。
- 2) 血液を 2 uL 分取して、生理食塩液に混合する
ピペットチップ内血液が完全に排出されるように、5 回以上ピペッティングすることをお勧めします。
- 3) 血液・生食の混合液を十分に攪拌し、スピンドウンする
血球を沈降させることが目的です
- 4) 血球が入らないように上清を分取し、別のマイクロチューブに移す
180 uL 程度を分取してください。
- 5) 凍結保管する。

【サンプル送付先】

株式会社フェニックスバイオ 受託試験部

吉川 奈美 宛

〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目4-1

Tel : 082-431-0016

【ご留意事項】

- ✓ お送り頂くマイクロチューブの蓋に識別情報を付記頂きますようお願いいたします。
- ✓ 採取したサンプルが PXB マウス以外のマウス（例：SCID マウス）由来の場合、事前にお知らせ頂きますようお願いいたします。
- ✓ サンプルを別途希釈している場合、その希釈倍率を明記頂きますようお願いいたします。
- ✓ 測定終了後のサンプルは、当社で廃棄させていただきます。もし返却が必要な場合はお申し付けください。
- ✓ 当社での測定が終了しましたら、エクセルファイルで結果を報告させていただきます。

【費用に関して】

- ・検体数により測定費用が異なりますので、当社までお問合せください。

～参考～

検体数	費用（税別）
5 検体	82,500 円
10 検体	99,000 円
15 検体	115,500 円
20 検体	132,000 円
30 検体	165,000 円

【本件に関するお問合せ】

株式会社フェニックスバイオ ビジネスディベロップメント部（松見・新谷・平田）

〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目4-1

Tel : 082-431-0016 Fax : 082-431-0017

E-mail : sales@phoenixbio.co.jp